

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE AUTOKLAWU TUTTNAUER

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą do tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny autoklawu.
2. Sprawdzić stan techniczny podłączenia autoklawu do sieci elektrycznej.
3. Włączyć urządzenie – przycisk na urządzeniu, trzeba uchylić klapę i z 0 przełączyć na 1.
4. Sprawdzić czy zawór z wodą jest otwarty oraz czy otwarty jest zawór sprężonego powietrza.
5. W bębnie autoklawu umieścić przedmioty, które mają zostać wysterylizowane, do górnego kosza włożyć kolbę wypełnioną wodą demineralizowaną i umieścić w niej czujniki temperatury.
6. Zamknąć klapę autoklawu.
7. Wybrać program i nacisnąć START.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Kontrolować wyświetlacz czy nie pojawiają się komunikaty (niskie ciśnienie, błąd).
2. Po zakończonej pracy autoklawu otworzyć drzwi.
3. Wyjmować rzeczy z autoklawu w rękawiczkach uważając na gorącą parę.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wylać wodę, która zebrała się w urządzeniu.
3. Czujniki temperatury umieścić w otworach pod klapą autoklawu.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- Wykonywać konserwację w czasie pracy.
- Nachylać się nad autoklawem zaraz po otwarciu.
- Dotykać gołą ręką części autoklawu.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W sytuacji awaryjnej należy odłączyć zasilanie.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.